

Vangenes DNA Clean Beads 万基 DNA 纯化与分选磁珠

磁珠图片




产品优势

- 1.1、高性价比、货期短
- 1.2、与 AMPure XP Beads 具有完全相同的使用方式，无需重新摸索条件
- 1.3、回收率、文库大小和 AMPure XP Beads 高度一致
- 1.4、适合于 DNA，RNA 建库，与各品牌建库试剂均有很好的兼容性
- 1.5、根据需求定制不同的规格

实验案例

- 1、通过两步磁珠纯化达到精准的分选效果

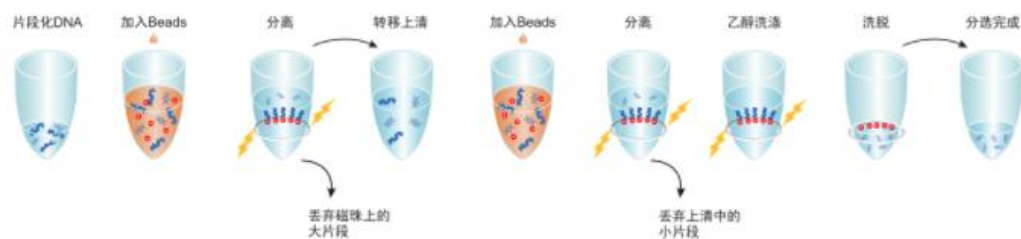

产品描述

Vangenes DNA Clean Beads 基于 SPRI (Solid Phase Reverse Immobilization)原理，适合于高通量测序文库构建中 DNA 纯化与片段大小分选。VAHTS® DNA Clean Beads 兼容各品牌的 DNA，RNA 建库试剂盒和文献报道的建库流程，和 AMPure XP Beads 使用方式完全相同，文库的


产量、大小分布与 AMPure XP Beads 高度一致，可以无缝替代 AMPure XP Beads，有效降低您的建库成本。

磁珠纯化效果图

红色：1 ul DNA ladder 原液

蓝色：1.5ul 1.8X 磁珠纯化

结果：100 bp 以下片段被去掉，但 200bp 片段的纯化效率有 90%左右

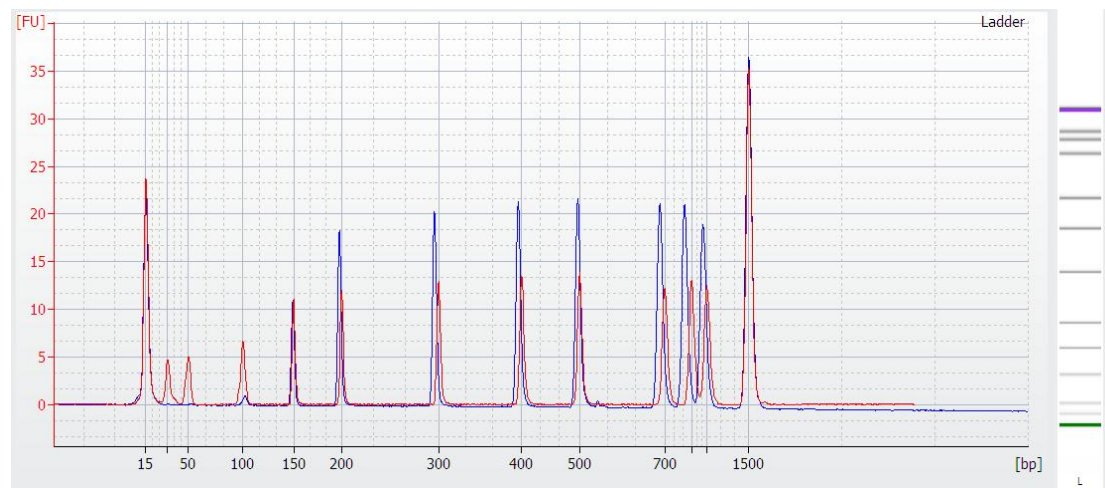

组份与规格

| 组分 | 规格 |
|--------------------------|----|
| Vangenes DNA Clean Beads | 定制 |

储存条件

2-8°